

型式：L72061

保管：室温



LEARN MORE

製品説明

スライド仕様

材料	PMMA
寸法（幅×奥行き×高さ）	75mm×25mm×2.1mm
チャンバー数	1個
サンプル量	20μL未満

染料

アクリジンオレンジ（AO）とヨウ化プロピジウム（PI）


SpectraSlide® AP-1は、LUNA-FX7™自動セルカウンター用に設計された革新的な使い捨てセルカウントデバイスです。サンプリングと染色を1つのステップに統合することで、セルカウントプロセスを簡素化します。プレコートされたAOとPIは液体に触れると瞬時に溶解するため、迅速かつ効果的な細胞染色が可能です。安定したサンプリングと使いやすさを確保するため、SpectraSlide® AP-1は触覚フィードバックとクリック機構を備えています。SlideBed

と併用することで、残留液がセルカウンター内部の部品に侵入するのを防ぎ、汚染を防ぎます。


SpectraSlide® AP-1は革新的な機能とユーザーフレンドリーな設計を備え、正確で再現性の高いセルカウントを実現する信頼性と効率性に優れたソリューションを提供します。

使用方法

1. カウント用の細胞サンプルを準備します。
2. 包装の上部をはがし、スライドを慎重に取り出します。
3. セルサンプルを適切にロードするために、チューブに挿入する前にゴムドームを押してください。

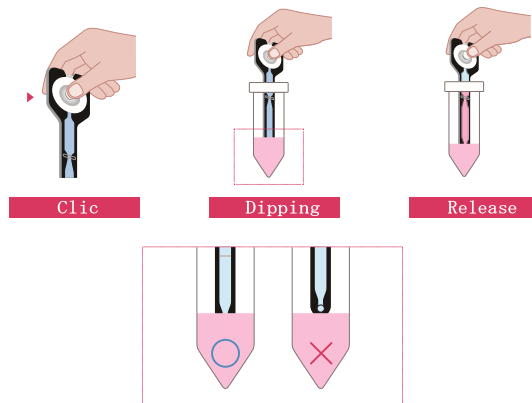


- セルサンプルを適切にロードするには、穴が完全に水没していることを確認してください。
- 指を触れたまま、ゴムドームをゆっくりと離します。
- SpectraSlide[®] AP-1 のラインまで達していることを確認します。

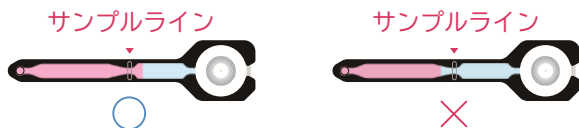

- 細胞を数える前にスライドから余分な液体を拭き取ってください。
- スライドをスライドベッドに正しくセットしてください。細胞の動きが安定するまで30秒お待ちください。



- スライドをLUNA-FX7™自動セルカウンターに挿入します。

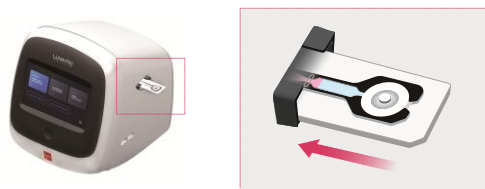

免責事項

この製品は研究用途にのみご使用いただけます。
危険性と安全な取り扱い方法に関する情報については、
物質安全データシートを参照してください。

問い合わせ先



〒444-0241 愛知県岡崎市赤池町蔵西1番地14

ショーシンビル

TEL: 0564-54-1231

FAX: 0564-54-3207

www.shoshinem.com

info@shoshinem.com

東日本営業所

〒273-0866

千葉県船橋市夏見台1-11-32

TEL 080-4008-6499

FAX 047-439-4402

九州営業所

〒812-0063

福岡県福岡市東区原田1-26-30-408

TEL 080-4534-6455